


Installationsanleitung Fußtaster


KERN YKF-01

Version 1.1

10/2011

D

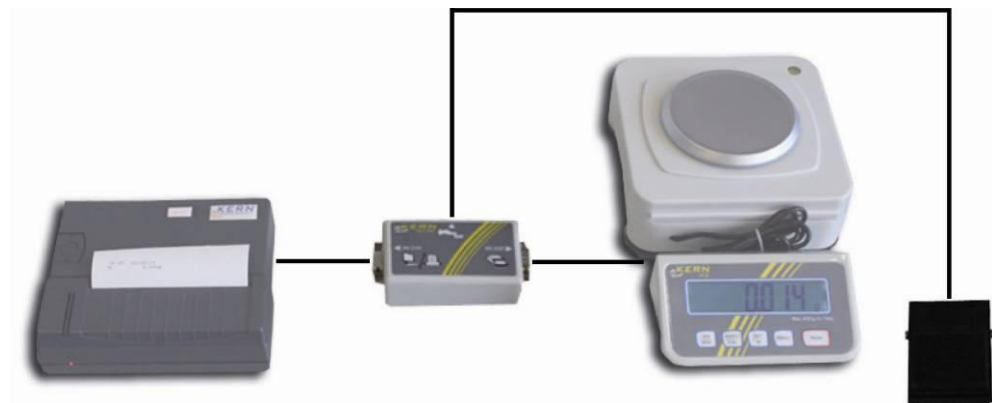

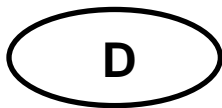

KERN YKF-01

Version 1.1 10/2012

Installationsanleitung Fußtaster



Nur für KERN PCD und KERN PCB.

1 Montage

Fußtaster nach Abbildung auf dem Gerät anschließen



2 Lieferumfang

- Fußtaster
- Anschlußbox
- 1 Kabel


3 Betrieb

Der Fußtaster dient zur Übermittlung der Wägewerte an einen Drucker oder einen PC. Alternativ kann auch tariert werden.

3.1 Trieren

- ⇒ Waage mit **ON/OFF** einschalten
- ⇒ Im Wägemodus **PRINT**-Taste drücken und gedrückt halten, bis „Unit“ angezeigt wird.
- ⇒ **MODE**-Taste wiederholt drücken bis „FOOt S“ angezeigt wird.
- ⇒ Mit **SET**-Taste bestätigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- ⇒ Mit **Mode**-Taste „tAr“ anwählen, mit **SET** bestätigen
- ⇒ Wägebehälter auflegen
- ⇒ Fußtaster drücken, die Waage wechselt zur Nullanzeige

3.2 Drucken oder mit PC verbinden

	Zur Datenübermittlung wird ein weiteres Schnittstellenkabel, passend zur Waage, benötigt. Dieses wird zwischen der Anschlußbox des Fußtasters und dem Drucker bzw. dem PC angeschlossen.
---	--

- ⇒ Waage mit **ON/OFF** einschalten
- ⇒ Im Wägemodus **PRINT**-Taste drücken und gedrückt halten, bis „**Unit**“ angezeigt wird.
- ⇒ **MODE**-Taste wiederholt drücken bis „**FOOt S**“ angezeigt wird.
- ⇒ Mit **SET**-Taste bestätigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- ⇒ Mit **Mode**-Taste „**Pr**“ anwählen, mit **SET** bestätigen
- ⇒ Wägegut auflegen
- ⇒ Fußtaster drücken, der Wägewert wird ausgedruckt.